

VACUUBRAND PC 620 select VAKUM POMPASI



Teknik Özellikler	Birim	PC 620 select
Kademe Sayısı		4 / 3
Max. pompalama hızı at 50/60 Hz	m ³ /h	3.4 / 3.8
Max. pompalama hızı at 50/60 Hz	cfm	2.0 / 2.2
En düşük vakum (abs.)	mbar/torr	1.5 / 1.1
Çalışma için gerekli ortam sıcaklığı	°C	10 - 40
Depolama için gerekli ortam sıcaklığı	°C	-10 - 60
Max. geri basınç (abs.)	bar	1.1
Giriş Bağlantısı		2 x hose nozzle DN 8-10 mm
Çıkış Bağlantısı		Hose nozzle DN 8-10 mm
Nominal Motor Gücü	kW	0.25
Nominal Motor Hızı 50/60 Hz	min-1	1500/1800
Koruma Derecesi		IP 40
Ölçüler (B x G x Y)	mm	435 x 243 x 457
Ağırlık	kg	20.6
Ses Şiddeti Seviyesi	dBA	45

Bu kimya vakum pompalama ünitesi, elektronik olarak kontrol edilen iki vakum uygulamasının tek bir pompayla eşzamanlı çalışması için ekonomik ve kompakt bir çözümdür. Popüler MD 4C NT üç aşamalı kimya diyafram pompamıza dayanan PC 620 select, yüksek kaynama noktalı çözücüler içeren vakum uygulamaları için sıklıkla kullanılır. Bu pompa, iki zorlu uygulamayı aynı anda çalıştırmak için yeterli kapasiteye sahiptir. Her iki vakum portunda da elektronik vakum kontrolü için bağımsız solenoid valfler ve çapraz kirlenmeye ve parazite karşı koruma sağlamak için çek valfler bulunur. Entegre VACUU · SELECT kontrolörü, tüm yaygın laboratuvar uygulamalarını kapsayan, kullanımı kolay, uygulama tabanlı bir arayüz sağlar. VACUU · SELECT denetleyicisi yanınızda. Basit işlemler için manuel ayar noktası kontrolünü kullanın, damıtmaları çalıştırın veya basit sürükte ve bırak düzenleme ile kendi uygulamanızı oluşturun. Solvent buharlaşması için, sürekli olarak basıncı izler ve bir kaynama noktası tespit edildiğinde basıncı sabit tutmak için 2 noktalı kontrol moduna geçer. Sağlam koruyucu kaplamalı camdan yapılmış giriş ayırıcı, partiküllerin ve sıvı damlacıklarının pompaya girmesini engelleyerek hasarı önler ve pompa ömrünü uzatır.

Performans Özellikleri

- VACUU · Grafik kullanıcı arabirimi SELECT vakum kontrolörü laboratuvarında çalışmayı kolaylaştırır
- Önceden tanımlanmış uygulamalar zamandan tasarruf sağlar ve tekrarlanabilir sonuçlar verir
- Kullanımı kolay uygulama editörü, kendi işlem dizilerine izin verir
- Yüksek kaynama noktalı solventlerin çoğu için yüksek vakum gereksinimlerini karşılar
- PC 620 select, elektronik vakum kontrolü ile iki bağımsız vakum uygulamasının aynı anda çalıştırılmasına izin verir